




TA PÅ

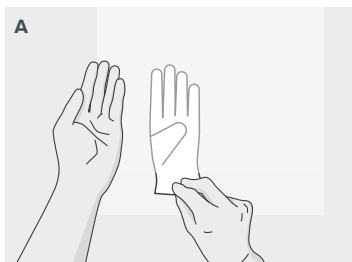


A
Grip det indre av en hanske og trekk forsiktig over motsatt hånd

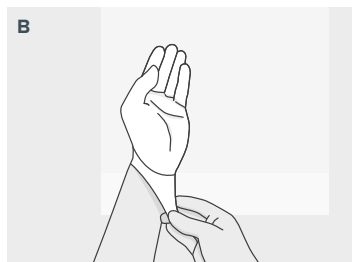


B
Forsiktig brette hansken opp over håndleddet for å dekke frakke ermet

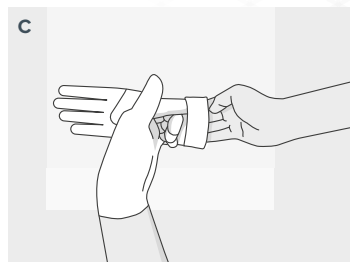


C
Løft den andre hansken under den brettede mansjetten med en hanskefinger

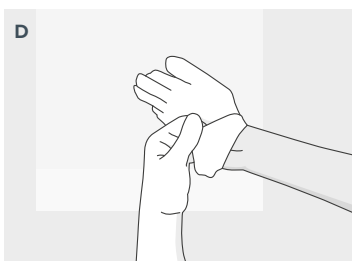

D
Før forsiktig hånden inn i den andre hansken

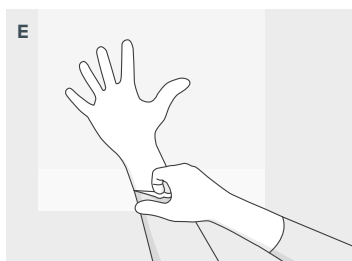


E
Bruk en hanskefinger til å brette mansjetten over håndleddet og frakke ermet

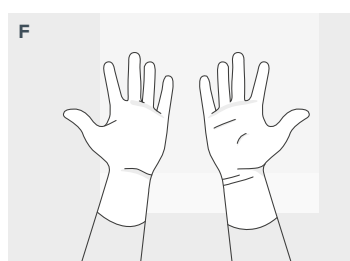


F
Pass på at fingertuppene på hansken ikke berører bar hud på underarmer eller håndledd


TA AV

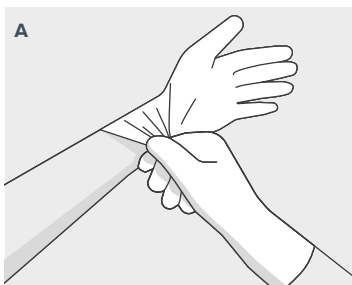


A
Ta tak i utsiden av den ene hanske med den andre hanskehånden

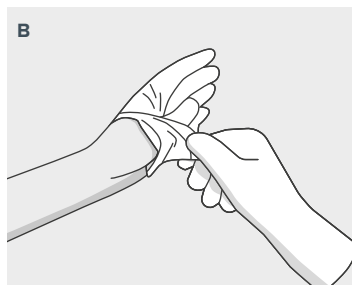

B
Trekk hansken forsiktig av hånden, vend innsiden av hansken ut over hånden

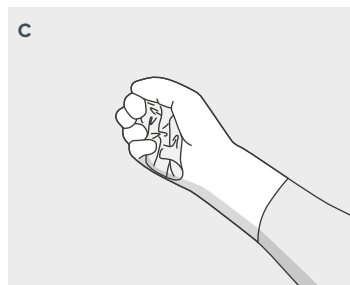

C
Lag en ball av den brukte hansken og hold den i den andre hanskehånden

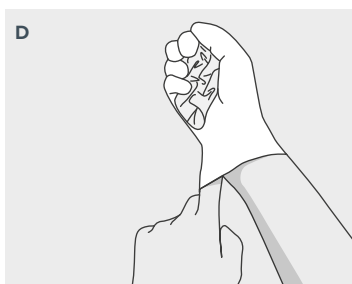

D
Skyv en finger under den andre hansken



E
Trekk hansken forsiktig av hånden, vend innsiden av hansken ut over hånden



F
Kastes til riktig avfallssortering

